

يوضح هذا الملصق كيفية تركيب جهاز التسلسل iSeq™ 100 وإعداده. للحصول على معلومات السلامة، والتدريب، والوثائق الإضافية، والموارد الأخرى، تفضل بزيارة:

support.illumina.com/iSeq100

1 تأكد من محتويات الصندوق




ضع جانباً الخرطوشة وخلية التدفق الاختبارية القابلة لإعادة الاستخدام لإعدادات المرة الأولى (الخطوة 6) بالإضافة إلى أي استكشافات مستقبلية للأخطاء وإصلاحها.

خزن الخرطوشة وخلية التدفق الاختبارية القابلة لإعادة الاستخدام، ومسند صينية التقطير الاحتياطية، ومرشح الهواء الاحتياطي في العبوة الأصلية في درجة حرارة الغرفة.

*قد تختلف تهيئة مقبس الحائط.


2 ضع الجهاز على منضدة الاختبار وارفح شاشته

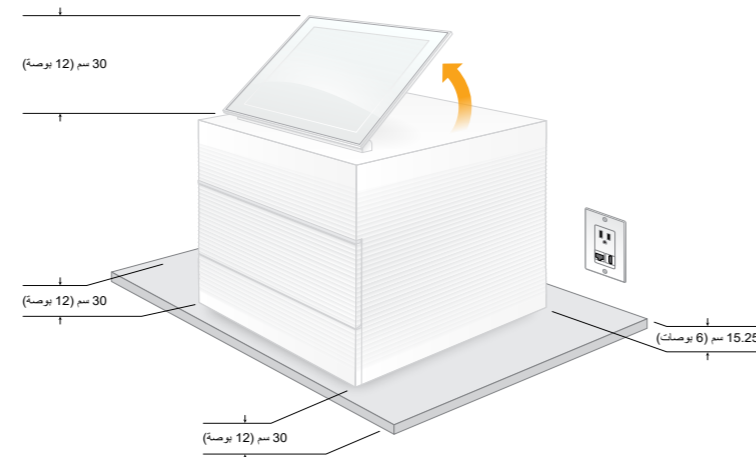

يبلغ وزن صندوق الشحن بني اللون 21 كجم (47 رطلاً)، ويزن الجهاز 16 كجم (35 رطلاً). ويجب رفعهما من خلال شخصين.

ضع الجهاز على منضدة اختبار مستوية (راجع الحد الأدنى للوصلات بالصور) بحيث يمكن توصيله بمأخذ الطاقة. ارفع الشاشة من أعلى الجهاز بحيث تكون في وضع عمودي.


3 توصيل النظام

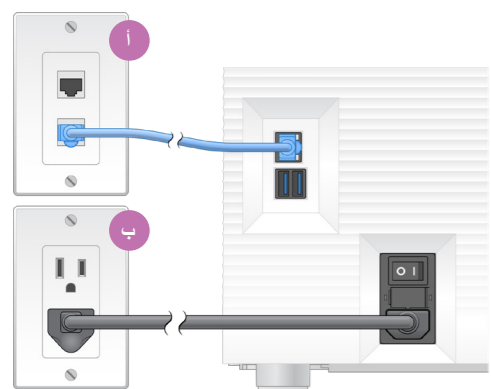

أ لتهيئة جهاز iSeq 100 في حالة الاتصال السلكي بشبكة الإنترنت، قم بتوصيل كبل الإنترنت بمنفذ الإنترنت.

ب قم بتوصيل سلك الطاقة بمدخل طاقة التيار المتردد على اللوحة الخلفية، ثم إلى مقبس الحائط.

4 قم بتغيير حالة مفتاح الفصل الكهربائي واضغط على زر الطاقة

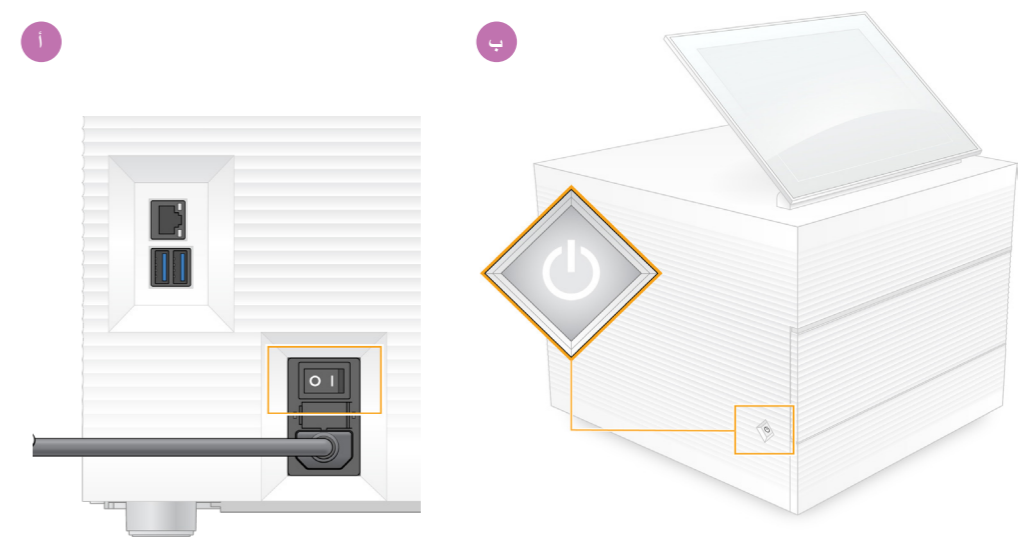

أ قم بتغيير حالة مفتاح الفصل الكهربائي الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز إلى وضع التشغيل (I)

ب عندما ينبض زر الطاقة على الجانب الأيسر من الجهاز، اضغط عليه لتشغيل كمبيوتر التحكم ونظام التشغيل.

5 أعد ضبط كل من كلمات المرور الافتراضية



أ سجل كلمة المرور الافتراضية لحساب **sbsadmin** المعروض على الشاشة ذات اللون البرتقالي. سجل الدخول باستخدام كلمة المرور الافتراضية، وأعد ضبط كلمة المرور الافتراضية (10 أحرف كحد أدنى) وواصل متابعة المطالبات.

ب سجل كلمة المرور الافتراضية لحساب **sbsuser** المعروض على الشاشة ذات اللون الأزرق. حدد حساب **sbsuser** من الزاوية اليسرى، ومن ثم سجل الدخول باستخدام كلمة المرور الافتراضية. يضيء شريط الحالة باللون الأخضر وتظهر شاشة الإعداد.

6 قم بإجراء إعدادات المرة الأولى



حدد **Setup** (الإعداد) واتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإجراء فحص للنظام وتهيئته.

من أجل فحص النظام، أدخل خلية التدفق الاختبارية القابلة لإعادة الاستخدام في الفتحة الموجودة في مقدمة خرطوشة الاختبار القابلة لإعادة الاستخدام حتى تسمع صوت نقر. تأكد من اتجاه وجه الملصقات لأعلى.

بعد الاستخدام، خزن في درجة حرارة الغرفة في العبوة الأصلية.

تحذيرات

لمنع الصدمات الكهربائية لا تقم بإزالة الألواح الخارجية من الجهاز. لا توجد بالداخل أي مكونات يمكن التعامل معها من خلال المستخدم.

افحص سلك الطاقة بصرياً. يجب أن يكون سلك الطاقة في حالة عمل جيدة عند استخدام هذا الجهاز.

لا تتم الإزالة الكاملة للطاقة للخطر من الجهاز إلا في حالة فصله من المزود الرئيسي للتيار المتردد.

للمساعدة الفنية، اتصل بالدعم الفني لشركة illumina.

الموقع الإلكتروني: www.illumina.com

عنوان البريد الإلكتروني:

techsupport@illumina.com

رقم الهاتف (أمريكا الشمالية):

1+ 800 809 4566

رقم الهاتف (خارج أمريكا الشمالية):

1+ 858 202 4566

