


本佈告說明如何安裝及設定 iSeq™ 100 定序系統。

如需其他文件、訓練、安全資訊及其他資源，請造訪：

[support.illumina.com/iSeq100](http://support.illumina.com/iSeq100)

### 1 確認箱中內容

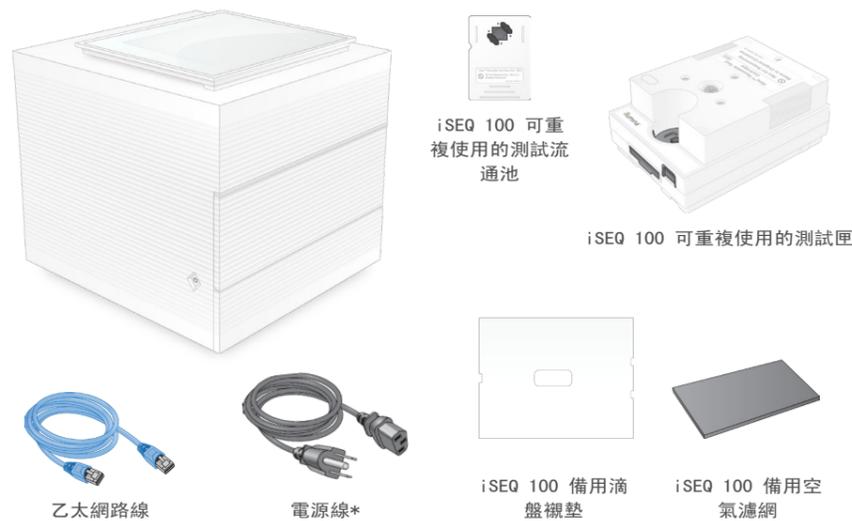


保留可重複使用的測試流通池和測試匣，以備首次設定（步驟 6）和未來疑難排解所需。

將可重複使用的測試流通池和測試匣、備用滴盤襯墊以及備用空氣濾網在室溫下依原有包裝存放。

\*插頭組態可能不同。


### 2 置於實驗室工作台上並豎起顯示器

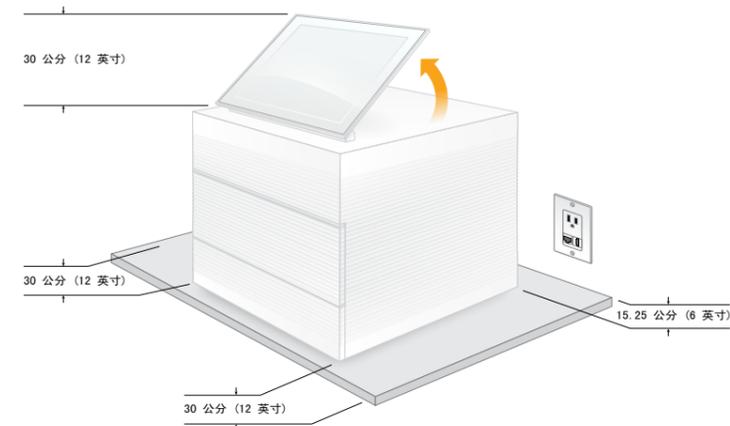

棕色裝運箱重 21 千克 (47 磅)，儀器重 16 千克 (35 磅)，兩者皆需雙人搬運。

請將儀器置於平坦的實驗室工作台（請參閱圖示的最小間隙），並確保可連接至電源插座。從儀器頂端豎起顯示器並使其直立。


### 3 連接系統

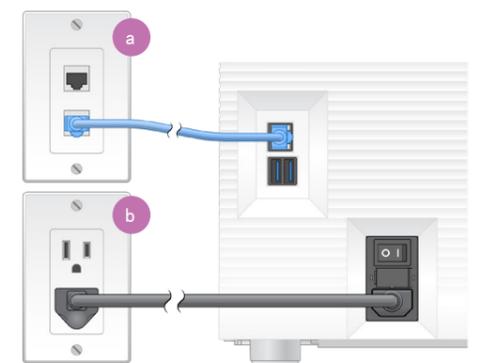

a 如欲將 iSeq 100 系統配置為有線網路連線，請將乙太網路線連接至乙太網路連接埠。

b 將電源線連接至後方面板的 AC 電源孔，然後插入牆面插座。

### 4 轉動切換開關，按下電源按鈕

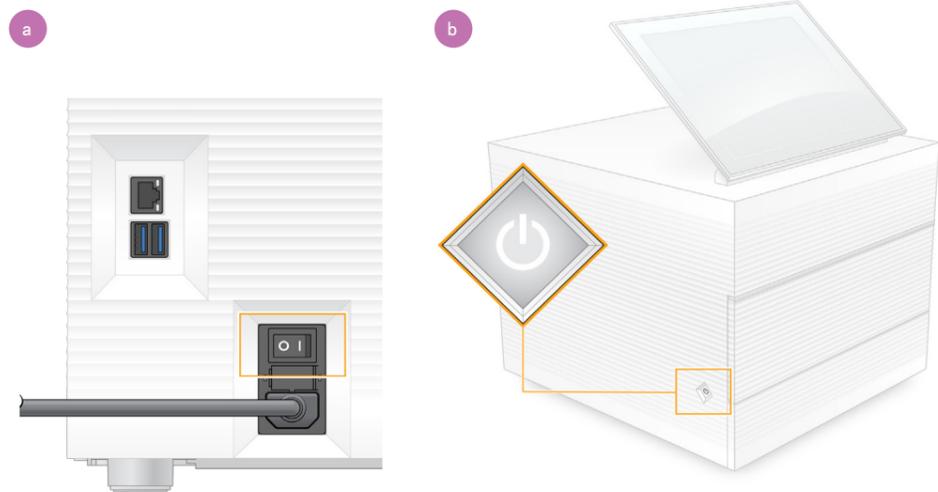

a 將儀器背面的切換開關切換至電源開啟 (I) 位置。

b 儀器左側電源按鈕閃動時，請按下該按鈕以開啟控制電腦及作業系統。

### 5 變更兩種預設密碼



a 記錄顯示於橘色畫面的 **sbsadmin** 預設密碼，以預設密碼登入，重設預設密碼（至少 10 個字元），繼續依照畫面提示。

b 記錄顯示於藍色畫面的 **sbsuser** 預設密碼，選取左下角的 **sbsuser** 帳號，然後以預設密碼登入。狀態列會發出綠光，並出現設定螢幕。

### 6 執行首次設定



iSeq 100 可重複使用的測試流通池

選擇 [Setup (設定)] 並遵循螢幕提示，執行系統檢查並設定系統。

進行系統檢查時，將可重複使用的測試流通池插入可重複使用測試匣前方插槽，直到發出卡嗒聲為止。請確保標籤朝上。

使用完畢後，在室溫下依原有包裝存放流通池和測試匣。

### 警告

為了避免遭到電擊，請勿移除儀器的外部面板。儀器內部並沒有使用者可自行維修的元件。

請目視檢查電源線。使用本裝置時，電源線務必處於良好的工作狀態。

只有拔除系統與 AC 市電的連接，才能完全消除系統的危險能量。

如需技術協助，請聯絡 Illumina 技術支援。

網站：[www.illumina.com](http://www.illumina.com)

電子郵件：[techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

電話 (北美)：  
+1. 800. 809. 4566

電話 (北美以外地區)：  
+1. 858. 202. 4566



[www.illumina.com/iseq100](http://www.illumina.com/iseq100)

僅供研究使用。非用於診斷程序。

illumina®