


Powster tas-Setup  
tas-Sistema  
ta' Sekwenzjar  
iSeq 100

Dan il-powster jiddeskrivi kif tinstalla u tħejji s-Sistema ta' Sekwenzjar tal-iSeq™ 100.

Għal aktar dokumentazzjoni, taħriġ, informazzjoni ta' sikurezza, u riżorsi oħra, mur fuq:

[support.illumina.com/iSeq100](http://support.illumina.com/iSeq100)

**1** Ikkonferma l-Kontenut tal-Kaxxa

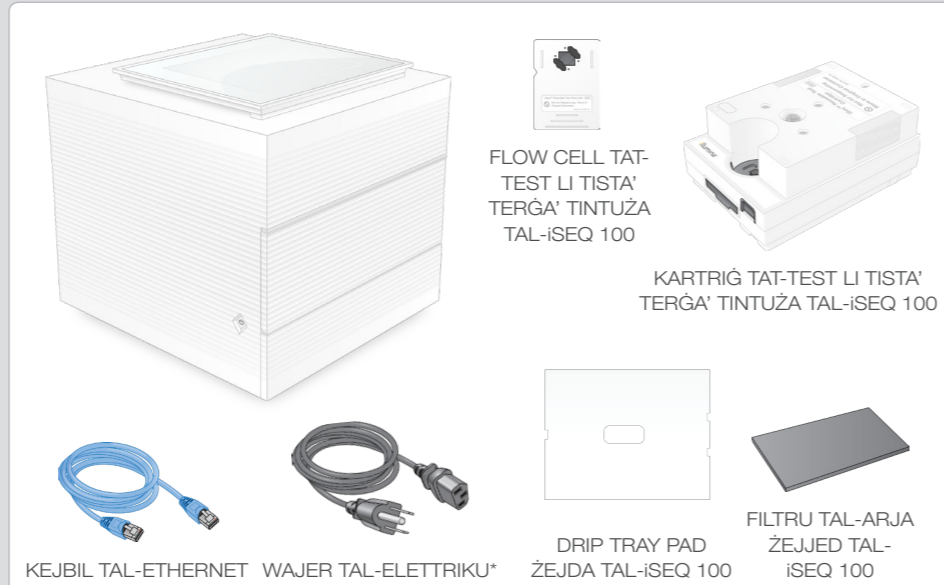


Poġġi fil-ġenb il-flow cell u l-kartriġ tat-test li jstgħu jerġgħu jintużaw għall-ewwel setup (pass 6) u għal kwalunkwe individwazzjoni ta' soluzzjoni fil-futur.

Aħżen il-flow cell u l-kartriġ tat-test li jstgħu jerġgħu jintużaw, id-drip tray pad żejda, u l-filtru tal-arja żejjed fil-pakkett originali f'temperatura tal-kamra.

\*Il-konfigurazzjoni tal-plakka tista' tvarja.


**2** Poġġi fuq Lab Bench u Għolli l-Monitor

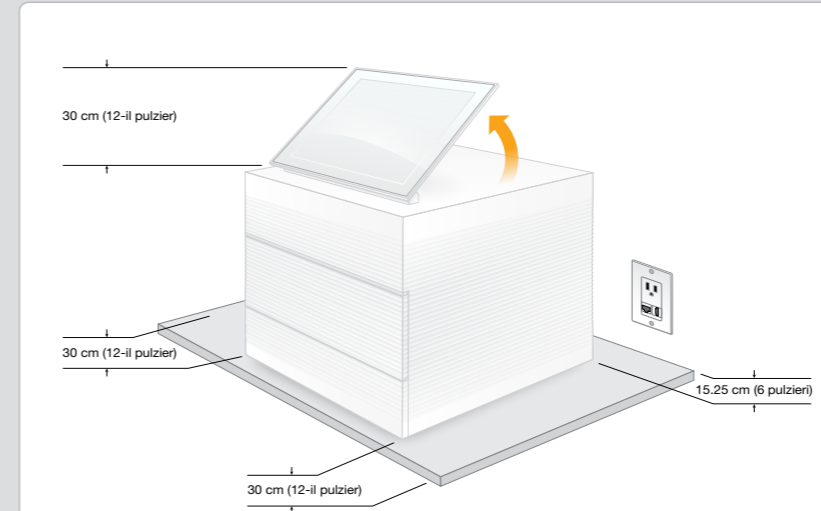

Il-kaxxa l-kannella tal-konsenja tiżen 21 kg (47 lbs), u l-istrument jiżen 16 kg (35 lbs). It-tnejn jeħtieġu li jintrefgħu minn żewġ persuni.

Poġġi l-istrument fuq lab bench livellat (ara l-ispacej minimi fl-istampa) b'access għall-outlet tal-elettriku. Erfa' l-monitor mill-parti ta' fuq tal-istrument sabiex ikun wieqaf 'il fuq.


**3** Qabbad is-Sistema

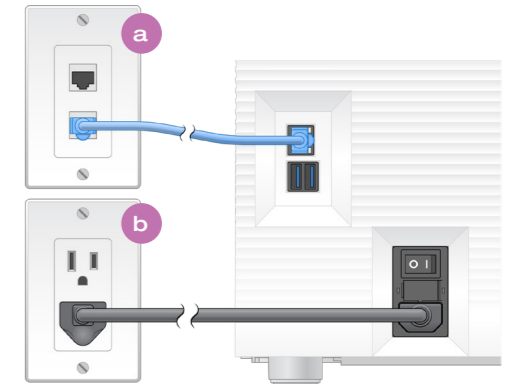

**a** Biex tikkonfigura s-Sistema tal-iSeq 100 għal konnessjoni ta' wired network, ikkonnettja l-kejbil tal-Ethernet mal-port tal-Ethernet.

**b** Qabbad il-wajer tal-elettriku mad-dhul tal-elettriku AC fuq il-pannell ta' wara, u mbagħad ma' outlet fil-hajt.

**4** Dawwar it-Toggle Switch u Aghfas il-Buttuna tal-Power

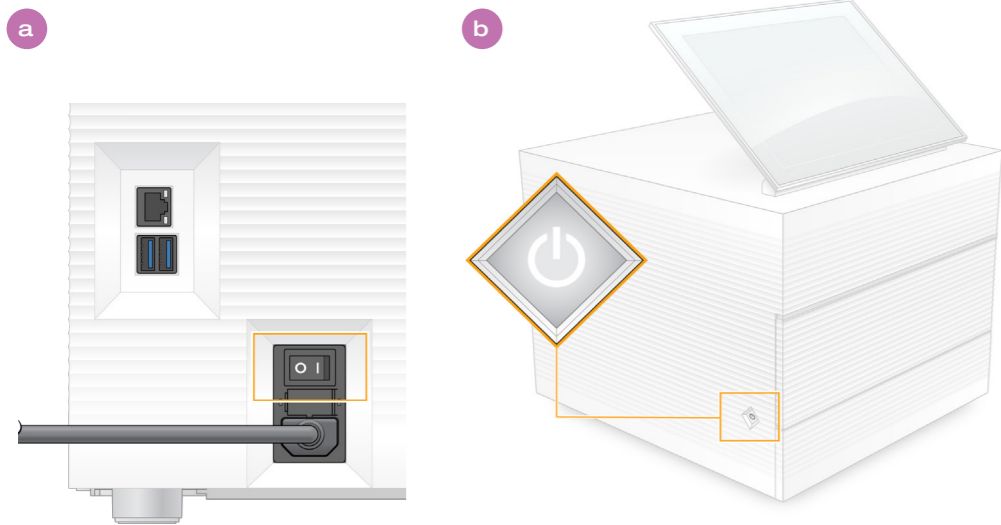

**a** Dawwar t-toggle switch fuq wara tal-istrument għall-pożizzjoni power on (I).

**b** Meta l-buttna tal-power fuq in-naħa tax-xellug tal-istrument itteptep, aghfasha biex tixgħel il-kompjuter ta' kontroll u s-sistema operattiva.

**5** Irrisetja ż-Żewġ Passwords Default



**a** Żomm nota tal-password default għal **sbsadmin** murija fuq l-iskrin oranġjo. Illoggja bil-password default, irrisettja l-password default (minimu ta' 10 karattri), u kompli segwi s-suggerimenti.

**b** Żomm nota tal-password default għal **sbsuser** murija fuq l-iskrin blu. Aghżel il-kont sbsuser mill-kantuniera tax-xellug, u mbagħad illoggja bil-password default. Il-bar tal-istatus tixgħel hadra u jidher l-iskrin tas-Setup.

**6** Wettaq Setup tal-Ewwel Darba



FLOW CELL U KARTRIĠ TAT-TEST LI JISTGħU JERĠGħU JINTUŻAW TAL-ISEQ 100

Aghżel **Setup** (Issettja) u segwi s-suggerimenti ta' fuq l-iskrin biex twettaq kontroll tas-sistema u tikkonfigura s-sistema.

Għall-kontroll tas-sistema, daħħal il-flow cell tat-test li tista' terġa' tintuża fis-slott ta' fuq quddiem tal-kartriġ tat-test li tista' terġa' tintuża sakemm tikklkja. Kun ċert li t-tikketti jkunu jħarsu 'l fuq.

Wara l-użu, aħżen f'temperatura tal-kamra fil-pakkett originali.

**Twissijiet**

Biex timpedixxi xokk elettriku, tneħħ il-pannelli ta' barra mill-istrument. Fuq ġewwa, ma hemmx komponenti li jstgħu jingħataw servis mill-utent.

Spezzjona viżwalment il-wajer tal-elettriku. Il-wajer tal-elettriku jeħtieġ li jkun f'kundizzjoni ta' thaddim tajba meta int tkun qed tuża dan it-tagħmir.

Huwa biss meta s-sistema ma tkunx imqabnda mal-mejn tal-elettriku AC li l-enerġija ta' periklu titneħħa kollha mis-sistema.

Għall-assistenza teknika, ikkuntattja lill-Appoġġ Tekniku ta' Illumina.

Sit web: [www.illumina.com](http://www.illumina.com)

Indirizz elettroniku: [techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

Telefown (Amerika ta' Fuq): +1.800.809.4566

Telefown (Barra mill-Amerika ta' Fuq): +1.858.202.4566



[www.illumina.com/iseq100](http://www.illumina.com/iseq100)

Għal Użu fir-Riċerka Biss. M'għandux jintuża fi proċeduri djanjostiċi.

illumina®