

# Плакат по установке системы секвенирования iSeq 100

На данном плакате показан порядок установки и настройки системы секвенирования iSeq™ 100.

Для получения дополнительной документации, информации по технике безопасности, обучающих и других материалов посетите веб-сайт по адресу [support.illumina.com/iSeq100](http://support.illumina.com/iSeq100).

## 1 Проверьте состав комплекта




Отложите многоразовые проточную кювету и картридж для проведения тестирования для выполнения начальной настройки (этап 6) и любых дальнейших операций по поиску и устранению неисправностей.

Храните многоразовые проточную кювету и картридж для проведения тестирования, запасную прокладку в лоток для сбора капельных утечек и запасной воздушный фильтр в оригинальной упаковке при комнатной температуре.

\* Возможны другие конфигурации штепсельной вилки.


## 2 Поставьте на лабораторный стол и поднимите монитор

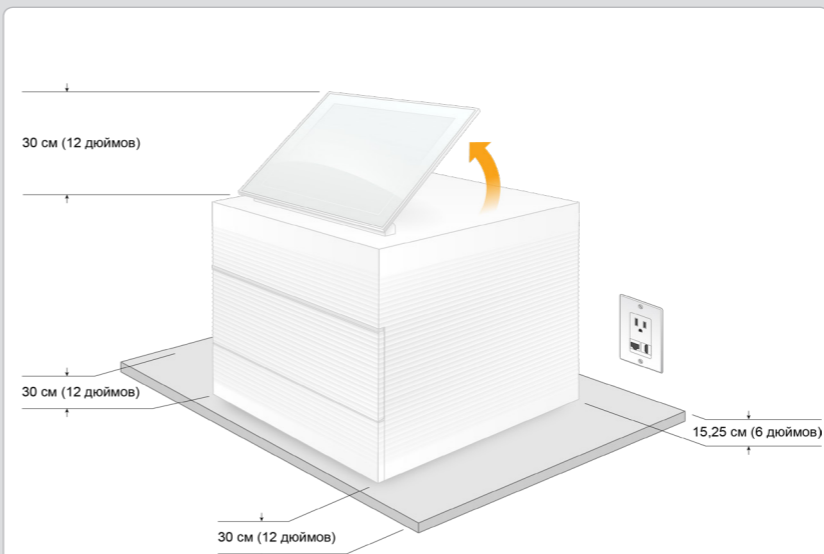

Коричневая транспортная коробка весит 21 кг (47 фунтов), а прибор — 16 кг (35 фунтов). Коробку и прибор необходимо поднимать вдвоем.

Поставьте прибор на ровный лабораторный стол (минимальные зазоры указаны на рисунке) с доступом к сетевой розетке. Поднимите монитор с верхней панели прибора, чтобы он стоял вертикально.


## 3 Подключите систему

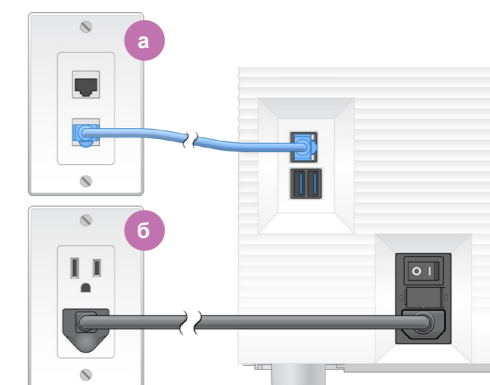

**а** Чтобы сконфигурировать систему iSeq 100 для проводного сетевого соединения, подключите кабель Ethernet к порту Ethernet.

**б** Подключите шнур питания ко входу питания переменного тока на задней панели, а затем — к сетевой розетке.

## 4 Переключите тумблер и нажмите кнопку питания

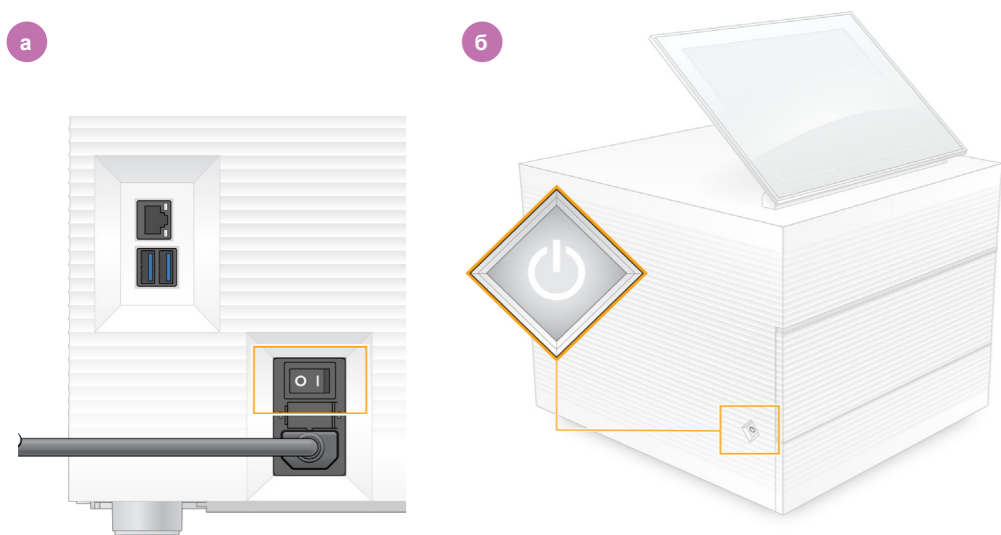

**а** Переключите тумблер на задней панели прибора в положение включения питания (I).

**б** Когда кнопка питания на левой панели прибора мигает, нажмите ее, чтобы включить управляющий компьютер и операционную систему.

## 5 Сбросьте оба пароля по умолчанию



**а** Запишите пароль по умолчанию для учетной записи **sbsadmin**, который отображается на оранжевом экране. Войдите в систему, используя пароль по умолчанию, сбросьте пароль по умолчанию (не менее 10 символов) и продолжите, следуя подсказкам.

**б** Запишите пароль по умолчанию для учетной записи **sbsuser**, который отображается на синем экране. Выберите учетную запись **sbsuser** в левом углу, а затем войдите в систему, используя пароль по умолчанию. Полоса статуса загорится зеленым, и появится экран Setup (Настройка).

## 6 Выполните начальную настройку



МНОГОРАЗОВАЯ ПРОТОЧНАЯ КЮВЕТА И КАРТРИДЖ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ iSEQ 100

Выберите **Setup** (Настройка) и следуйте подсказкам на экране, чтобы выполнить проверку и конфигурацию системы.

Чтобы выполнить проверку системы, вставьте многоразовую проточную кювету для проведения тестирования в слот на передней стороне многоразового картриджа для проведения тестирования до щелчка. Убедитесь, что бирки расположены на лицевой стороне.

После использования храните в оригинальной упаковке при комнатной температуре.

## Предупреждения

Во избежание удара электрическим током не снимайте внешние панели прибора. Прибор не содержит обслуживаемые пользователем компоненты.

Осмотрите шнур питания. Во время использования данного устройства он должен находиться в рабочем состоянии.

Опасная энергия полностью отсутствует в системе, только когда система отключена от сети переменного тока.

Для получения технической помощи свяжитесь со службой технической поддержки компании Illumina.

Веб-сайт: [www.illumina.com](http://www.illumina.com)

Электронная почта: [techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

Телефон (Северная Америка): +1 800 809-45-66

Телефон (за пределами Северной Америки): +1 858 202-45-66



[www.illumina.com/iseq100](http://www.illumina.com/iseq100)

Исключительно для использования в научно-исследовательских целях. Не предназначено для использования при диагностических процедурах.

illumina®